

7 TIPPS FÜR DEN RICHTIGEN UMGANG MIT PRÜFGEWICHTEN



1 Lagern Sie Gewichte im passenden Etui oder Koffer

Zum Schutz Ihrer Gewichte liefern wir sie Ihnen in einer passenden Aufbewahrungsmöglichkeit. Diese dient nicht nur dem Transport – sie schützt Ihre Gewichte auch im Alltag vor Staub, Schmutz und Erschütterungen. Nutzen Sie dies, um Ihre Gewichte jederzeit einsatzbereit zu halten!



5 Denken Sie an eine behutsame Reinigung

Auch unter besten Umgebungsbedingungen lässt sich nicht vermeiden, dass Ihre Gewichte gelegentlich gereinigt werden müssen. Am besten geht das mit einem weichen Mikrofasertuch, einem Blasebalg oder einem Staubpinsel. Keinesfalls verwenden sollten Sie aggressive Chemikalien. Diese können die Oberfläche Ihres Gewichts schädigen und damit dessen Genauigkeit verringern.



2 Bewahren Sie Waage und Gewicht nah beieinander auf

Eine wichtige Voraussetzung für präzise Ergebnisse ist, dass Waage und Prüfgewichte der gleichen Temperatur und Luftfeuchtigkeit ausgesetzt sind. Dies erreichen Sie ganz einfach, indem Sie beides in unmittelbarer Nähe zueinander aufbewahren. Sollte dies einmal nicht möglich sein, berücksichtigen Sie bitte, dass es je nach Größe der Gewichte eine gewisse Zeit dauern kann, bis diese sich akklimatisiert haben. Bringen Sie die Gewichte also rechtzeitig in die Umgebung der Waage.



6 Nutzen Sie Hilfsmittel

Damit Sie lange von Ihren Gewichten profitieren, nutzen Sie unsere speziell für den Umgang mit ihnen entwickelten Hilfsmittel: Spezielle Pinzetten und Griffe zum Anheben von Prüfgewichten nehmen Rücksicht auf deren empfindliche Oberfläche. Sie ermöglichen es Ihnen außerdem, schwere Gewichte ergonomisch anzuheben – Ihrer Gesundheit zuliebe.



3 Nehmen Sie Rücksicht auf die empfindliche Oberfläche

Selbst Fingerabdrücke oder kleinste Kratzer durch Gegenstände können die Oberfläche eines Gewichts und damit dessen Genauigkeit beeinträchtigen. Tragen Sie daher stets Handschuhe oder verwenden Sie zum Anheben kleinerer Gewichte eigens dafür entwickelte Pinzetten. Um Abrieb zu vermeiden, setzen Sie Ihre Gewichte immer behutsam von oben ab, statt sie auf der Waagschale zu verschieben.



7 Überprüfen Sie Ihre Gewichte vor dem Einsatz

Wassertropfen, Staub oder Kratzer können Prüfgewichte unbrauchbar machen. Gerade wenn mehrere Personen die Gewichte nutzen, sollten Sie vor jedem Gebrauch sorgfältig überprüfen, ob diese intakt, sauber und trocken sind. Oft hilft es, das Gewicht zu reinigen und anschließend eine gewisse Zeit verstreichen lassen vor der nächsten Benutzung. Wurde es an einem anderen Ort eingesetzt, ist eine hinreichende Akklimatisierung entscheidend.



4 Lassen Sie Ihre Gewichte regelmäßig neu kalibrieren

Auch ein vorbildlich gepflegtes Prüfgewicht nutzt sich im Laufe der Zeit ab. Denken Sie daher daran, dass es gemäß ISO 9001 in festgelegten Abständen neu kalibriert werden sollte. Nur so können Sie sich darauf verlassen, dass Ihr Prüfgewicht auch in Zukunft die Qualität Ihrer Wägetechnik sicherstellt.

