

Polarisationsringbeleuchtung OZB-A7101



Funktion

1. Ein- / Ausschalter
2. Dimmer Lichtintensität
3. Anschluss Steckernetzteil
4. Befestigungsschrauben
5. Analysator
6. Polarisator (verstellbar)



Vorteile auf einen Blick

- ✓ Polarisationsfilter für die Betrachtung von glänzenden Oberflächen
- ✓ Gleichbleibende Farbtemperatur
- ✓ Lange Lebensdauer
- ✓ Wartungsfrei, kein Lampenwechsel
- ✓ Sehr geringe Stromaufnahme
- ✓ Mit UK-Netzstecker erhältlich



Technische Daten

Beleuchtungsstärke: 4,5 W-LED
 Farbtemperatur: 6500-7000K
 Innendurchmesser: 62 mm
 Eingangsspannung: AC 100-240 V
 Ausgangsspannung: DC 24 V 0,5 A



Sicherheitshinweise

Das Licht der Ringbeleuchtung ist sehr hell. Schalten Sie die Beleuchtung daher immer erst ein, bevor Sie durch die Okulare blicken. Vermeiden Sie es, direkt in die LEDs zu schauen.



Hinweis

Die Ringbeleuchtung passt nicht zu folgenden Serien:

OSE-1
 OSF-4G
 OZC-5
 OZG-4
 OZL-45R



Techn. Service +49 7433 9933 777